

## Preparazione del Campione



Raccogliere e macinare un campione rappresentativo di granaglie: la granulometria ideale è all'incirca 0,8 mm (20 mesh).



**ATTENZIONE:**  
Macinati troppo grossolani non vengono estratti bene (rischio sottostima).



**ATTENZIONE:**  
Macinati troppo fini impiegano più tempo a depositarsi.

## Esecuzione del Test


Assicurarsi che tutti i reattivi siano a temperature ambiente (>18°C) prima dell'utilizzo




1. Pesare 20-50 grammi di macinato e aggiungere 5 ml/grammo di acqua deionizzata (per ferro da stiro) e temperatura ambiente (per es. 100 ml d'acqua in 20 g di macinato);



2. Agitare vigorosamente per 30 secondi ;

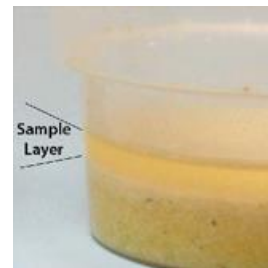

3. . Lasciar decantare finche non si forma una parte chiarificata dal particolato;

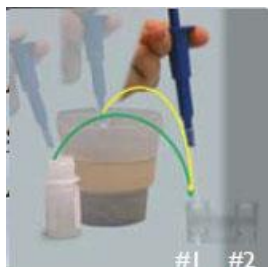

4. In uno dei bicchierini forniti nel kit, utilizzando l'apposita pipetta mettere 200 µl di estratto chiarificato e 800 µl di buffer DB6 acqua e mescolare bene;



5. Trasferire 200 µl di questa miscela in un bicchierino pulito;



6. Inserire la strip nel bicchierino ed aspettare 3 minuti prima di leggere il risultato;

DON

## QuickTox™ Kit for DON3 (AQ-254-BG)

Cat.# GX11176

Guida illustrata


### Letture dei risultati



7. Togliere la strip dal bicchierino e tagliare via la parte colorata;



8. Inserire la strip nel cassetto di lettura del QuickScan e cliccare su Read Test;

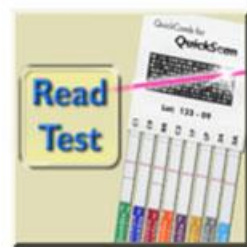

9. A lettura ultimata sullo schermo del PC apparirà il risultato a cui abbinare le note identificative del campione, da stampare e memorizzare.



RESIDUI AGROFARMACEUTICI | AUTENTICITÀ DI SPECIE  
MICROBIOLOGIA | MICOTOSSINE  
ALLERGENI | OGM

#### Responsabili commerciali di zona

Piemonte, Liguria e VDA  
Lombardia  
Triveneto

Emilia Romagna, Marche  
Altre regioni

Stefano Callea  
Daniela Superchi  
Alessandro Ruffato  
Simone Ruffato  
Francesco Rossi  
Caterina Novi

- [stefano.callea@generon.it](mailto:stefano.callea@generon.it)  
- [daniela.superchi@generon.it](mailto:daniela.superchi@generon.it)  
- [info@tri-zoo.com](mailto:info@tri-zoo.com)  
- [info@tri-zoo.com](mailto:info@tri-zoo.com)  
- [francesco.rossi@generon.it](mailto:francesco.rossi@generon.it)  
- [caterina.novi@generon.it](mailto:caterina.novi@generon.it)

- 349 5503780  
- 342 3390552  
- 349 0651399  
- 349 5291261  
- 344 2685914  
- 345 6581422